

## Western Blot 湿法转膜液

产品编号: B400020

包装规格: 1L (干粉)

### 产品简介:

Proteintech 生产的 Western Blot 湿法转膜液适用于 Western Blot 湿法电转膜。本产品是一种安全无毒的转膜液, 不含甲醇及其它有毒试剂。本品可配制 Western Blot 湿法转膜液 1 升, 方法非常便捷。

### 保存条件:

室温保存, 1 年有效。

### 使用说明:

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内, 加入蒸馏水到约 700mL (或 500mL), 溶解。然后在量筒中定容到 800mL (或 600mL)。混匀后即可使用。
2. 针对一般分子量蛋白质的转膜液, 可以取以上 800mL Western Blot 转膜液, 加入 200mL 甲醇, 混匀后使用 (甲醇含量 20%)。如果体积不够 1L, 建议用纯水补足体积。

注: 针对小分子量蛋白质的转膜液 (分子量 20kDa 以下), 可以取以上 600mL Western Blot 转膜液, 加入 400mL 甲醇, 混匀后使用 (甲醇含量 40%), 如果体积不够 1L, 建议用纯水补足体积。

3. 没有用完的电泳液可室温保存, 通常两周内使用没有任何问题。当转膜液颜色变为浅棕色或黄褐色时, 应该丢弃。
4. Western Blot 操作请登录本公司网站 [www.ptgcn.com](http://www.ptgcn.com) 查看实验指南。

### 注意事项:

1. 转膜液是无色透明性状, 如出现沉淀, 可以水浴加热至沉淀溶解。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。