

水性封片剂

产品编号: B600030

包装规格: 10mL

产品简介:

Proteintech 生产的封片剂适用于染色完成之后显微镜观察之前的细胞爬片, 起着固定细胞爬片的作用。适用于免疫荧光和免疫细胞化学等实验。

保存条件:

4°C 保存, 一年有效。

使用说明:

1. 染色完毕后, 吸尽液体。
2. 滴一滴水性封片剂于载玻片上, 盖上盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
3. 随后即可在显微镜下观察细胞样品。
4. 详细操作请参考本公司网站:

<http://www.ptglab.com/Support/TechnicalSupport/Protocols/index.aspx>

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。