

产品信息	Proteintech 的环保型封片剂是一种以二甲苯替代物为溶剂的组织切片封片剂，可用于封固免疫组织化学染色中以乙醇二甲苯脱水透明的组织切片，此封片剂折光率约1.59无色透明，封片过程中不易产生气泡，良好的易清洁性能适用于组织切片扫描仪。 本产品可用于IHC（HRP和AP体系）、H&E、部分特殊染色后的封片。其他应用场景在评估测试中。				
产品组分	<table><tr><th>组分</th><th>规格</th></tr><tr><td>环保型封片剂</td><td>10 mL</td></tr></table>	组分	规格	环保型封片剂	10 mL
组分	规格				
环保型封片剂	10 mL				
包装规格	10 mL				
保存条件	室温保存，一年有效。				
使用方法	- 完成组织染色需使用梯度乙醇及二甲苯等试剂脱水透明。 - 于通风橱中稍微晾干组织切片。 - 根据样本大小取适量环保型封片剂滴在样本上，拾取盖玻片，倾斜封盖使封片剂慢慢扩散开，注意封盖角度避免气泡产生。 - 将封固好的切片样本置于通风橱通风晾干。 - 于显微镜或切片扫描仪中，观察记录结果。				
注意事项	- 本产品可用于永久保存切片。 - 如果封片时盖玻片边缘有溢胶情况，可使用无水乙醇清洁。 - 如不慎接触到试剂，请用大量清水冲洗。 - 本产品有一定果香气味，为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套和口罩，保持通风良好。 - 本产品不兼容水性封片环境。				