For Research Use Only

Western Blot 湿法转膜液 Catalog Number: PR20010



www.ptgcn.com

	_		
~~	- 1 - 1	\sim	7.77
	_	 	サノコ

Proteintech生产的Western Blot湿法转膜液适用于Western Blot湿法电转膜。本产品是一种安全 无毒的转膜液,不含甲醇及其它有毒试剂。本品可配制Western湿法转膜液1升,方法非常便 捷。

产品成分

组分/规格	1L
Transfer Buffer	干粉

包装规格

1 L

保存条件

室温保存,有效期12个月。

使用方法

1. 取本品倒入到一洁净的烧杯内,加入蒸馏水到约700 mL(或500 mL),溶解。然后在量筒

中定容到 800 mL(或 600 mL)。混匀后即可使用。

2.针对一般分子量蛋白质的转膜液,可以取800 mL Western Blot 转膜液,加入200 mL 无水乙

醇,混匀后使用(乙醇含量 20%),如果体积不够1L,建议用纯水补足体积。

注意: 含无水乙醇的溶液建议用多少配制多少,没用完的应该丢弃。

3. Western Blot 操作请参考本公司网站: www.ptgcn.com

注意

1. Western Blot 转膜液是无色透明性状,如出现沉淀,可以水浴加热至沉淀溶解。

2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。